

PDS-250, раствор для дезактивации ДНК/РНК, спрей, 250 мл

ОПИСАНИЕ

Загрязнение особенно проблематично в высокочувствительной технике ПЦР. Происходящая из аэрозольных фрагментов, загрязняющая НК может привести к перекрестному загрязнению, что приводит к неточным данным и, как результат, к неверно истолкованному анализу.

PDS-250 - готовый к использованию раствор для удаления ДНК, РНК, ДНКазы и РНКазы с поверхности перед постановкой ПЦР реакции. ДНК / РНК удаляют в течение нескольких секунд после использования. Раствор содержит поверхностно-активное вещество и нещелочной и неканцерогенный агент. PDS-250 предназначен для использования в шкафах и ламинарах ПЦР (например, UVT-S-AR), лабораторных устройствах - Biomagpure 12, TS-100, пипеторах - серия ASSIST и т. д.

Преимущества - Высокая эффективность

PDS-250 эффективен при удалении ампликона, плазмидной или геномной НК с большинства поверхностей, за исключением чистых легких или цветных металлов (например, алюминия, меди, свинца, никеля, олова, титана, цинка и т. д.).

Удобный и готовый к использованию: PDS-250 готов к использованию для удаления ДНК и РНК с подходящих поверхностей. Быстрая и легкая дезактивация; Использование PDS-250 как до, так и после ПЦР-анализа является быстрым, легким и идеальным способом для поддержания чистой рабочей зоны и тем самым экономия времени и затраты.

PDS-250 является термостойким и стабильным в течение нескольких лет.

Рекомендуемое использование: Применение рекомендовано для использования в исследовательских и промышленных лабораториях. Не советуется использовать в клинических лабораториях. Используйте по назначению. PDS-250 следует наносить на поверхности из стекла, керамики, пластика, резины, стали и драгоценных металлов. PDS-250 не рекомендуется использовать для очистки поверхностей из чистых легких или цветных металлов. Во избежание повреждения или обесцвечивания перед использованием следует определить чувствительные к испытанию поверхности точечным покрытием предполагаемой поверхности.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Объем


250 мл



KAT. HOMEP

BS-040107-DK

PDS-250, готовый к использованию препарат в распылительной бутылке, 250мл

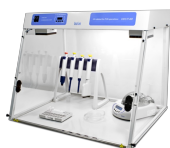

UVC/T-AR
BS-040102-AAA

Бокс для стерильных работ

Бокс для стерильных работ **UVC/T-AR** применяется для чистой работы с ДНК-пробами. Обеспечивает защиту от контаминации.

Все модели боксов являются настольными, изготовлены из металлической рамы, стекла (или оргстекла) и рабочей поверхности, ...

[читать далее](#)



UVC/T-M-AR
BS-040104-AAA

Бокс для стерильных работ

Бокс для стерильных работ **UVC/T-M-AR** применяется для чистой работы с ДНК-пробами. Обеспечивает защиту от контаминации.

Все модели боксов являются настольными, изготовлены из металлической рамы, стекла и рабочей поверхности, выполненной из ...

[читать далее](#)



UVT-B-AR
BS-040109-AAA

Бокс для стерильных работ

Бокс для стерильных работ **UVT-B-AR** применяется для чистой работы с ДНК-пробами. Обеспечивает защиту от контаминации.

Все модели боксов являются настольными, изготовлены из металлической рамы, стекла и рабочей поверхности, выполненной из ...

[читать далее](#)



UVT-S-AR
BS-040107-AAA

Бокс для стерильных работ

Бокс для стерильных работ **UVT-S-AR** применяется для чистой работы с ДНК-пробами. Обеспечивает защиту от контаминации.

Все модели боксов являются настольными, изготовлены из металлической рамы, стекла и рабочей поверхности, выполненной из ...

[читать далее](#)